

离心机的使用守则

- 1.离心机在预冷状态时，离心机盖必须关闭，离心结束后取出转头要倒置于实验台上，擦干腔内余水，离心机盖处于打开状态。
- 2.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上，或摆放在实验台上，千万不可不拧紧浮放在转头上，因为一旦误启动，转头盖就会飞出，造成事故！
- 3.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙，如有缝隙要拧开重新拧紧，直至确认无缝隙方可启动离心机。
- 4.在离心过程中，操作人员不得离开离心机室，一旦发生异常情况操作人员不能关电源（POWER），要按 STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
- 5.不得使用伪劣的离心使管，不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
- 6.在节假日和晚间最后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
- 7.在仪器使用过程中发生机器故障，部件损坏情况时要及时与我们联系。

资料来源：杭州川恒实验仪器有限公司